

消毒评价指示片使用关键控制点

序号	事件	注意事项和持续时间
1	菌片储存	收到菌片后，立刻放到-20℃保存，在临保质期前使用完毕。
2	菌片运输	菌片使用时，泡沫箱保存，使用冰袋协同运输，泡沫箱温度保持在2-8℃。
3	菌片开启使用	由于菌片，尤其是布片载体的大肠杆菌在长时间暴露高温菌活量会显著下降，建议菌片确定使用后再开启，整个消毒过程2h内完成为宜；消毒完成了立即放置含中和剂的磷酸盐缓冲液中，在12h内完成接种培养计数，运输期间2-8℃，可使用冰袋。
4	阳性对照	为模拟现场环境，阳性对照应在2h之内回收，并按照操作流程投入磷酸盐缓冲液中，2-8℃运输并完成接种，如无运输条件，可使用泡沫箱加冰袋进行，整个流程在12h之内完成为宜；
5	消杀评价	菌片摆放完毕后，从开启到完成消杀应在2h内完成，消杀方法参照《新冠肺炎疫情期间现场消毒评价标准 774-2021》。使用含氯消毒剂时，建议浓度大于1000mg/L，喷雾量300 mL/m ² 。消杀完毕后，应按照阳性对照的操作进行处理。