

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称: Fraser 肉汤增菌液 FB1 配套试剂

英文名称: Additives for Fraser Broth (FB1)

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0120	冻干试剂	10 支/盒

【产品用途】

试剂 A 和试剂 B 各一支添加于 225mL (026080) 中配成 FB1 增菌液。

【配方成分】

试剂 A

配方 (每支)	含量
萘啶酮酸	2.25mg
盐酸吡啶黄素	2.81mg

试剂 B

配方 (每支)	含量
柠檬酸铁铵	0.1125g

【使用方法】

- 1、西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 2、试剂的使用方法: 每支 A 试剂加入 1mL 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解后添加于 225mL (026080) 中, 再加入试剂 B 配成 FB1 增菌液。

【储存条件与保质期】

2-8°C 保存, 有效期两年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2019 年 5 月 14 日